

产品说明书

产品编号	产品名称	包装
C011	链霉素-青霉素(100X)	100ml

产品内容:

1. 上海博谷生产的青霉素-链霉素溶液(100X) (Penicillin-Streptomycin Solution, 100X)是专门用于细胞培养的双抗, 经过过滤除菌, 可以直接添加到细胞培养液内。
2. 青霉素-链霉素溶液(100X)中, 链霉素的含量为 10mg/ml, 青霉素的含量为 10kU/ml。该溶液用 0.9%氯化钠配制。在细胞培养液中推荐的青霉素的工作浓度为 100U/ml, 链霉素的工作浓度为 0.1mg/ml。即按照 100 倍稀释使用即可。
3. 使用方法: 按照每 1L 细胞培养液加入 10ml 链霉素-青霉素溶液(100X), 混匀后, 加入终浓度为 10%胎牛血清, 即可用于细胞的培养。
4. -20℃保存, 两年有效。

注意事项:

1. 为了保证双抗的效果, 请尽量减少反复冻融的次数, 初次使用前, 可以分装至灭菌后的 EP 管中, -20℃保存。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 低温运输。

如实验中遇到相关技术问题, 请及时咨询公司技术人员